

停電緊急時機器停止手順


ソフトイオン化質量分析計 **AirSense**




停電が予定されている場合は【通常シャットダウン手順】により停止させてください。

通常シャットダウン手順 (Ver 2.1 を使用中の場合)

1. メニューの[File] – [Exit]をクリックする。

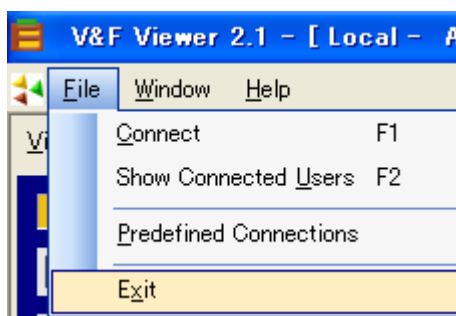

2. 下図のメニューから“Shutdown”を選択クリックする。

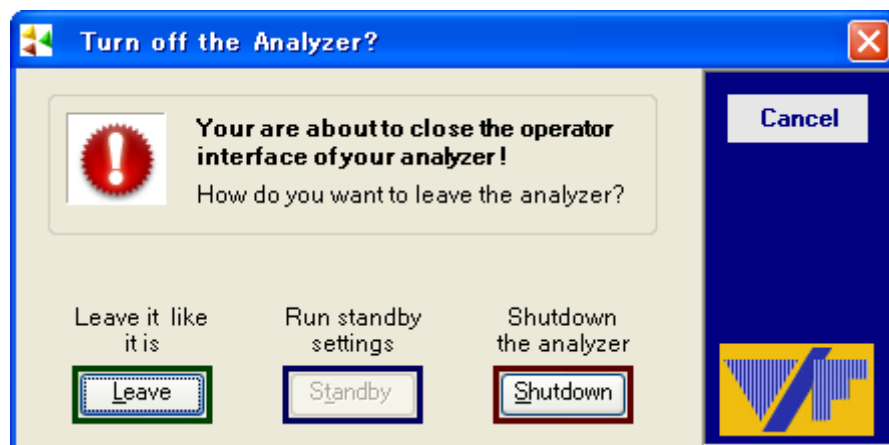


3. アナライザー内PCがシャットダウンするのに必要な時間（約1分）待った後、アナライザー本体の電源スイッチをオフにする。
4. 電源コンセントを抜く

地震や火災など緊急の際は【緊急時停止手順】により停止させてください。

通常シャットダウン手順（Ver 2.2 以降を使用中の場合）

1. メニューの [Tools] から [Shutdown Analyzer] を選択してサーバーを停止する。

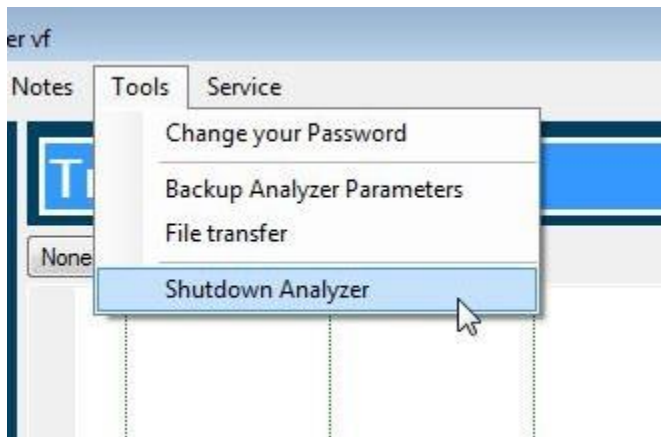

2. アナライザー内PCがシャットダウンするのに必要な時間（約1分）待った後、アナライザー本体の電源スイッチをオフにする。
3. 電源コンセントを抜く

地震や火災など緊急の際は【緊急時停止手順】により停止させてください。

緊急時停止手順


1. アナライザーの電源スイッチをオフにする。
2. 電源コンセントを抜く。

* アナライザー内のハードディスクを損傷する可能性がありますので緊急時以外は【緊急時停止手順】による停止は絶対に行わないでください。

起動手順

装置は以下の方法により再起動してください。


1. LAN ケーブルを繋ぎ、本体と PC の接続を確認する。
2. 本体と PC の電源を接続し、それぞれの電源をオンにする。
3. 15 分間の本体ウォームアップのあと、PC から“V&F Viewer”を起動する。
4. V&F Viewer の[File] – [Connect]を選択する。

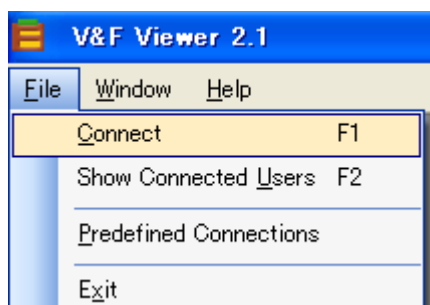

5. Analyzer connection が“XXXX”となっていることを確認し、Connect をクリックする。

* XXXX は据付時に設定された装置名称です。

6. アナライザー本体と接続プロセスがモニターされます。

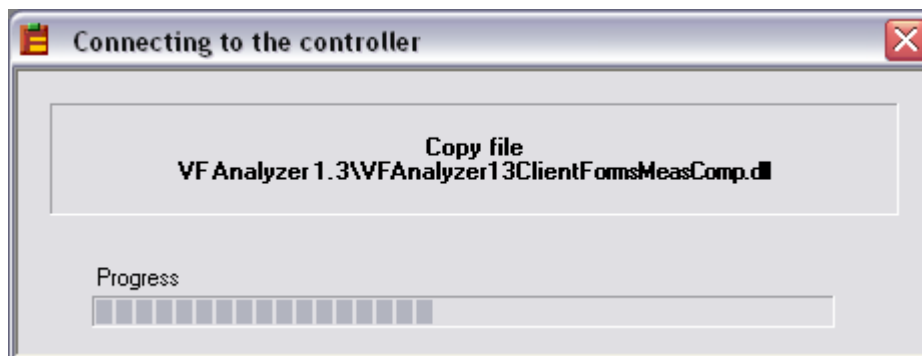

7. 分析部の真空が十分安定するまで待つてから、測定のためのアプリケーションメソッドを選択し分析を開始します。（電源オン後、約 18 時間以上真空を引いてください）

問い合わせ先：

アナリティクセンス株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 1-3-33 三田ネクサスビル 8 階

電話: 03-6721-7390

E-Mail: info@analytixense.co.jp